
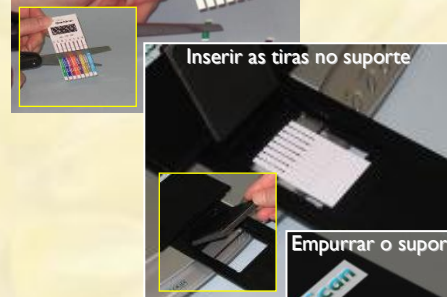


1. **Clicar 2 vezes sobre o ícone “QuickScan”** localizado na área de trabalho do computador.
2. Após cortar a almofada absorvente da(s) tira(s), **puxar cuidadosamente o suporte de tiras** do scanner até uma distância suficiente para expôr a tampa da fenda do suporte (as tiras ou pentes de tiras devem ser lidos imediatamente após transcorridos o tempo de reação).
3. **Posicionar as tiras ou pente na fenda do suporte.** O código de barras deve ser posicionado com a face virada para baixo e encaixado contra a parte traseira mais baixa da fenda e com as extremidades cortadas da tira apontando para o scanner.
4. Empurrar o suporte para dentro do scanner
5. **Clicar em “Ler Teste”** no Menu Principal do software QuickScan. Neste momento, ocorrerá a leitura da tiras
6. Quando a janela “Tabela de Resultados” for visualizada, **digitar as informações dos campos “ID Amostra” e “Origem”.**
7. **Clicar em “Salvar Relatório”** para salvar o relatório com o resultado da leitura (o relatório deve ser acessado através do ícone Visualizar Relatório em DataLog na janela inicial do software QuickScan).
8. **Clicar em “Imprimir Relatório”** ou **“Imprimir Ticket”** para imprimir os resultados em uma impressora previamente configurada.
9. **Clicar em “Fechar”** para fechar a Tabela de Resultados e então, iniciar uma nova leitura

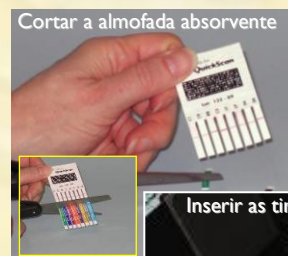

ID Amostra	Origem	Comentários	Ação
1			Aceitar
2			
3			
4			
5			
6			

ID Amostra	Origem	Comentários	Ação	Kit	Alvo	Resultado(s)	LT	LC	Lote
1				Check Comb / Pente de Verificação	1	0.98			5
2					2	<1.00			
3					3	3.4			
4					4	1.5			
5					5	4.2			
6					6	2.1			

Ajuda Salvar Relatório Imprimir Relatório Fechar