

### Destaques:

- Detecta proteínas Cry1Ab
- Resultados em 5 minutos ou menos
- Kit disponível com 100 tiras no formato individual ou em pacotes

### Conteúdo do Kit:

- 100 Tiras QuickStix embaladas em 2 recipientes dissecantes
- 100 Extratores de Tecido Descartáveis (cada um consistindo de tubo de coleta e pistilo, com tampa hermética)
- Frasco conta-gotas
- Solução Tampão de Extração EB2

Contactar EnviroLogix para pedir kits embalados em pacotes. Os Kits em pacotes incluem o concentrado EB2 para extração em solução-tampão. Para preparar 1 litro, misturar 50 ml do Tampão Concentrado 20x com 950 ml de água destilada ou deionizada. Armazenar sob refrigeração quando fora de uso; porém aguardar que alcance a temperatura ambiente antes de usá-la.

### Teste da Folha



Coletar e macerar o disco foliar

Número de Catálogo AS 003 CRLS

## Aplicação do Kit

O Kit EnviroLogix QuickStix para Cry1Ab é projetado para extrair e detectar a presença da proteína Cry1Ab Bt nas concentrações normalmente expressas em tecidos foliares de milho geneticamente modificado.

## Funcionamento do Teste

Culturas geneticamente modificadas com genes Bt expressam proteínas Bt em seu tecido. Para detectar as proteínas Cry1Ab com este Kit a amostra de tecido deve ser extraída e as proteínas solubilizadas com o Tampão de Extração fornecido.

Cada tira QuickStix possui uma almofada de absorção em cada extremidade. A fita de proteção com a seta indica qual extremidade da tira deve ser inserida no tubo de coleta. A amostra flui no sentido de baixo para cima, sendo absorvida na parte superior pela almofada de absorção. A reação poderá ser vista na região entre a fita de proteção e a almofada de absorção da tira conforme descrito em “Interpretando os Resultados”.

## Preparo das Amostras

*Nota:* Se a Solução Tampão estiver sob refrigeração, aguardar que alcance a temperatura ambiente antes de preparar as amostras. Encher o frasco conta-gotas fornecido com o Tampão de Extração.

### Extração de folha:

1. Coletar um disco do tecido foliar fechando a tampa do tubo de coleta sobre a folha; obter duas seções circulares de tecido foliar. Empurrar as duas seções foliares para dentro do fundo cônico do tubo com o pistilo. A identificação da amostra deverá ser feita no tubo com um marcador à prova de água.
2. Macerar o tecido foliar girando o pistilo plástico dentro do tubo de coleta. Continuar este processo por 20 a 30 segundos, ou até que o tecido foliar esteja bem macerado.
3. Destampar o frasco do Tampão de Extração e colocar **10 gotas (0.5 ml)** do Tampão diretamente sobre a folha macerada dentro do tubo de coleta.
4. Repetir o processo de maceração para misturar bem o Tampão de Extração com o tecido foliar. Descartar o pistilo. Não reutilizar pistilos ou tubos para preparar mais de uma amostra.

### Extração de semente:

1. Esmagar um único grão de milho (*Sugestão: Usar alicates e sacos plásticos descartáveis*). Transferir para um tubo de coleta com identificação da amostra.
2. Destampar o frasco do Tampão de Extração e colocar **20 gotas (1 ml)** do Tampão diretamente sobre a semente macerada dentro do tubo de coleta. Alternativamente, remover o conta-gotas do frasco e colocar 1 ml de Solução Tampão no tubo, usando uma pipeta.
3. Fechar a tampa do tubo com segurança e agitar o tubo vigorosamente por 20 a 30 segundos. A parte sólida da amostra começará a sedimentar no fundo do tubo.


### Teste da Semente



Esmagar uma única semente. extrair



Inserir a tira QuickStix

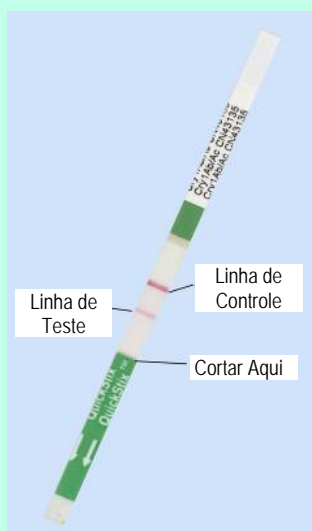

4. Repetir o protocolo para cada amostra a ser testada, usando um novo tubo e pistilo. Tomar cuidado para não ocorrer contaminação cruzada entre amostras limpando minuciosamente o equipamento utilizado para a maceração antes de preparar a próxima amostra.

**Para extrair grão de milho moído a granel:** Para melhores resultados, adquirir o QuickStix Kit para Cry1Ab/Cry1Ac Bulk Grain, Cat# AS 003 BG.

## Como Realizar o Teste Tiras QuickStix

1. Aguardar que o tubo com as tiras alcance a temperatura ambiente antes de destampá-lo. Remover as Tiras QuickStix a ser usadas. Evitar dobrar as tiras. Após o uso tampar o tubo imediatamente.
2. Colocar a tira dentro do tubo de coleta. A amostra fluirá na tira. Usar um suporte de tubos se necessário.
3. Aguardar 5 minutos de reação para iniciar a interpretação do resultado da tira. Resultados de amostras positivas poderão ser observados mais rapidamente.
4. Para arquivar a tira, cortar e descartar sua extremidade inferior correspondente à fita com setas impressas.

## Interpretando os Resultados

O desenvolvimento da Linha de Controle dentro de 5 minutos indica o correto funcionamento da tira. Caso a tira não desenvolva a Linha de Controle a mesma deverá ser descartada e usada uma nova tira.

Se a amostra contiver a proteína Cry1Ab, uma segunda linha (Linha de Teste) deverá ser desenvolvida na região entre a Linha de Controle e a extremidade inferior da tira dentro de 5 minutos após a adição da tira dentro do tubo de coleta. *O resultado deverá ser interpretado como positivo para a expressão da proteína Cry1Ab. Qualquer linha rosa visível no lugar da Linha de Teste é considerada um resultado positivo.*


Se a Linha de Teste não for observada após 5 minutos, o resultado deverá ser interpretado como negativo. Um resultado negativo significa que a amostra contém menos proteína Cry1Ab do que tipicamente expressa nos tecidos de plantas Bt geneticamente modificadas

**Aviso:** Um resultado negativo com extratos de semente ou folha de milho não necessariamente descarta a presença de material geneticamente modificado na amostra.

### Bt Eventos em Milho

**Evento Bt 11** – a proteína Bt é expressa na semente (grão) e tecido vegetal.

**Evento Bt 176** – a proteína Bt é expressa somente na folha do milho.

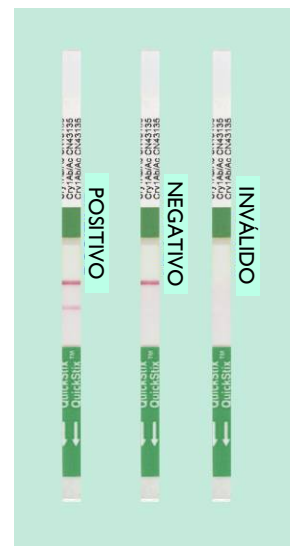



## Armazenamento do Kit

O Kit QuickStix pode ser armazenado à temperatura ambiente ou refrigerado para prolongar sua validade. Note a validade na caixa do kit para cada temperatura de armazenagem. O kit pode ser usado em aplicações em campo; porém, exposição prolongada à altas temperaturas pode afetar adversamente os resultados dos testes. Abrir o tubo somente no momento de uso das tiras.

## Precauções e Notas

- Este kit é desenvolvido para diagnosticar a presença ou ausência da proteína, portanto, não é um teste quantitativo.
- Como todos os testes, recomenda-se que os resultados sejam confirmados com um método alternativo, se necessário.
- O teste foi otimizado para ser usado com o protocolo solução tampão disponível no kit. Desvios deste protocolo podem invalidar os resultados do teste.
- Os resultados gerados através do uso apropriado deste kit refletem as condições da amostra de trabalho diretamente testada. Extrapolações dessa condição aos respectivos lotes originais das quais as amostras são derivadas devem ser baseadas em procedimentos confiáveis de amostragem e cálculos estatísticos, os quais indicam efeitos aleatórios e não aleatórios de amostragem de lote de semente, e incerteza do ensaio. Um resultado negativo obtido quando corretamente testada a amostra de trabalho, não necessariamente significa que o lote original está totalmente negativo para a análise ou para a proteína em questão.
- Um resultado negativo com este kit não significa que o tecido da amostra não tenha sido de outra forma geneticamente modificada.
- Aviso: Um forte resultado positivo de uma amostra pode, seguramente, ser interpretado em 2 minutos de reação após a adição da amostra. Porém, não é seguro concluir que a amostra é negativa antes que os 5 minutos de reação tenham transcorrido, uma vez que uma amostra positiva fraca pode requerer os 5 minutos totais para a Linha de Teste aparecer distintamente.
- Proteger todos os componentes do kit de temperaturas extremas - quente ou frio - quando estiver em uso. Não expor à luz do sol ou à ambientes quentes no interior de veículos.



### Para Suporte Técnico Contactar:

**Envirologix do Brasil  
Diagnósticos Ltda.**  
Rua Dr. Liraucio Gomes, 185  
Cambuí, Campinas/SP  
CEP 13.024-490, Brasil

**Tel + 55 (19) 3307-8887**  
**Fax + 55 (19) 3307-8889**

**cinthia.silva@  
envirologix.com**

**mariana.saldanha@  
envirologix.com**

Página na web:  
**www.envirologix.com**



## GARANTIA LIMITADA

EnviroLogix Inc. (“EnviroLogix”) garante os produtos vendidos nos termos deste instrumento (“os Produtos”) contra defeitos nos materiais e na fabricação quando usados de acordo com as instruções a ele aplicáveis por período não superior ao prazo de validade impresso na embalagem. Se o Produto não estiver em conformidade com a Garantia Limitada e o cliente notificar a EnviroLogix por escrito descrevendo os defeitos encontrados dentro do período de garantia, inclusive prontificando-se a devolvê-lo à EnviroLogix para avaliação, a EnviroLogix reparará ou substituirá, a seu critério exclusivo, qualquer produto ou parte do mesmo que comprovadamente apresente defeitos nos materiais ou de fabricação dentro do prazo de garantia.

**A ENVIROLOGIX NÃO OFERECE NENHUM OUTRO TIPO DE GARANTIA, NEM EXPRESSA NEM TÁCITA, COMO, POR EXEMPLO, GARANTIA PARA FINS COMERCIAIS OU PARA FINALIDADES ESPECÍFICAS.** A garantia oferecida neste instrumento e data, especificações e descrições dos produtos da EnviroLogix descritos nos seus catálogos de produtos e demais literaturas oficiais são as únicas representações realizadas com respeito aos produtos e com a garantia. Com exceção de declarações escritas e assinadas por um funcionário devidamente autorizado pela EnviroLogix, nenhuma outra declaração ou representação, escrita ou oral, feita por funcionários da EnviroLogix, agentes ou representantes, são autorizadas e não constituirão parte deste contrato de venda ou desta garantia e não deverão ser confiáveis.

A EnviroLogix não oferece garantia contra danos ou defeitos causados por mal uso, transporte, acidentes ou uso indevido ou anormal dos produtos, contra defeitos devido o uso de componentes não fabricados pela EnviroLogix. A EnviroLogix repassa aos clientes a garantia recebida (se existir) pelos fabricantes dos produtos e componentes não fabricados pela EnviroLogix. Esta garantia também não se aplica aos produtos, cujas trocas ou modificações tenham sido tentadas ou realizadas por pessoas que não estejam expressamente autorizadas pela EnviroLogix.

ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA. A única e exclusiva obrigação da EnviroLogix será de reparar ou trocar os produtos defeituosos de maneira e no período anteriormente mencionado. Com respeito aos produtos ou qualquer parte dos mesmos a EnviroLogix não assume e não assumirá nenhuma outra obrigação, agravante, responsabilidade estrita ou qualquer outra base que não esteja nesta Garantia. Em nenhuma circunstância baseada nesta Garantia Limitada, a EnviroLogix se responsabilizará por danos acidentais, especiais ou consequentes.

Esta Garantia Limitada expressa a totalidade das obrigações da EnviroLogix com respeito aos seus produtos. Se se determinar que qualquer parte desta Garantia Limitada é inaplicável ou ilegal, o restante da mesma permanecerá em plena vigência.

*EnviroLogix, o logotipo EnviroLogix e QuickStix são marcas registradas da EnviroLogix Inc.*

© EnviroLogix 2011