


RECOGER Y ENRIQUICER



Pelotas, hisopos, enjuagues, croquetas, etc. – DNABLE es extremadamente tolerante de muestras crudas. Mezclar con BPW modificada con Suplemento de DNABLE *Salmonella* e incubar durante una noche.


EXTRAER LA MUESTRA

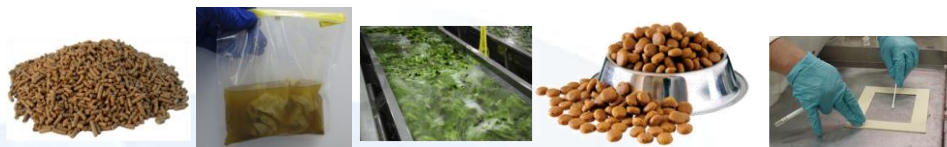

Conjunto de la Muestra 1, mezclar la muestra enriquecida con Tampón MB2 y calor a 98° durante 15 minutos.


Conjunto de la Muestra 2, mezclar la muestra enriquecida con Tampón MB3 y calor a 95° durante 10 minutos.

INICIALIZAR

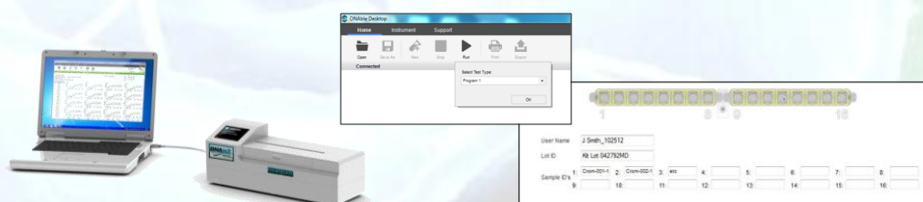

Mientras tanto, encienda Lector DNABLE e iniciar el software – introducir datos de identificación de la muestra antes de iniciar el ensayo.

AÑADIR A TAMPÓN RB1

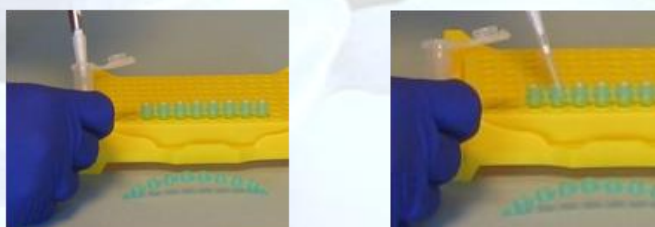

Añadir muestra extraída a viales con Tampón de Reacción RB1 – tapar y mezclar.

TRANSFERIR A MASTER MIX



Transferir muestra tamponada a viales Master Mix y tapar.

LEER CON LECTOR DNABLE



Colocar viales en Lector DNABLE, cerrar la tapa y presionar 'start'. Después de 15 minutos, el software mostrará los resultados.